


# 3

## 線量計の装着

個人用線量計の装着、環境用線量計の取り付けについて説明します。

### ガラスバッジのラベル表示

線量計ラベルには、お申し込みいただいたご使用者の氏名・装着部位・使用期間・測定可能線種が印字されています。ラベル表示をご確認のうえ、お間違えのないように装着してください。

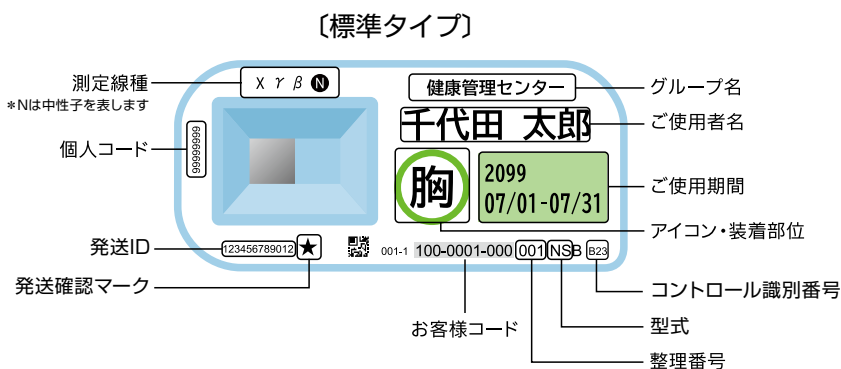


- ガラスバッジは、ご使用期間表示部分の色がご使用期間毎に変わります。
- ガラスバッジのラベル印字方向は、3種類あります。ご指定のない場合は、標準タイプとなります。

### ● ラベルの印字方向

〔縦タイプ〕






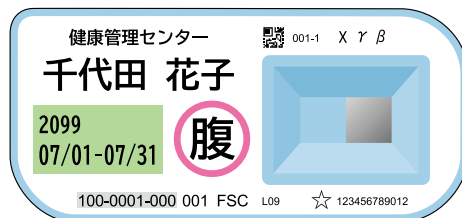


〔リバースタイプ〕



### ガラスバッジの装着部位

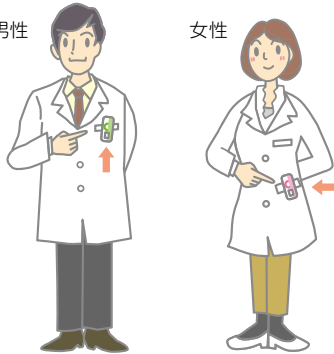装着部位は、お申し込みいただいた内容で設定しております。

ラベルに表示する装着部位	実際に装着する部位	ラベルの色アイコン
頭部	頭部または頸部	イエローのラベル 
胸部	胸部または上腕部	
腹部	腹部または大腿部	

均等被ばくの場合の線量計装着部位	不均等被ばくの場合の線量計装着部位
<p>男性は胸部、女性は腹部に装着します。</p> 	<p>防護衣等を使用して不均等に放射線を受ける場合は、均等被ばくの場合に加え、他に被ばくする部位（頭や指等）にも装着します。</p> <p><b>男性の場合</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>末端部被ばくの場合 </li> <li>眼の水晶体被ばくの場合 </li> <li>頭頸部に装着 </li> <li>防護衣の内側に装着 </li> <li>体幹部（頭部および頸部を除く）を覆う防護衣を着用した場合 </li> </ul>

### ガラスバッジのアイコン・装着部位


アイコンと文字で装着部位を表示しています。予備用の場合は表示されません。

				
頭部(イエローの○)	胸部(グリーン色の○)	腹部(ピンク色の○)	環境用	装着禁止
			環境用	コントロール

※コントロールは、X線用ガラスバッジ（FX型）の時には付きません。  
線量計の種類（37頁参照）

### ガラスリングのラベル表示

ガラスリングのラベル表示をご確認のうえ、お間違えのないように装着してください。

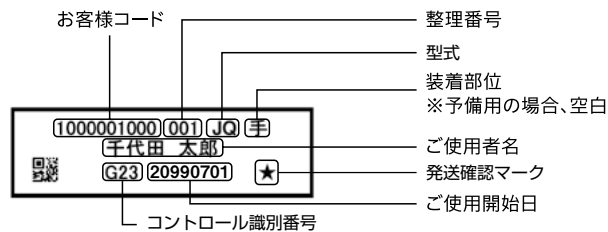

### ガラスリングの装着部位

装着部位は、お申し込みいただいた内容で設定しております。



ラベルに表示する装着部位	実際に装着する部位
手	指 (左右どちらの手も可)
右手	右手の指
左手	左手の指


※滅菌したガラスリングを交互に使用する場合  
ガラスリングを滅菌処理して使用する場合、装着部位（手）に対してご使用期間内に二つまでガラスリングを設定することができます。使用したガラスリングを滅菌中に、もう一つのガラスリングを使用することができ、交互に使用することができます。この場合、このご使用期間のガラスリングの測定値は、二つのガラスリングの測定値を合計して報告いたします。

### ガラスリングの装着サイズ

フリーサイズです。指輪サイズ7号～30号に対応しています。

外形寸法	X・γ線用	β線用
(幅) 12.8mm × 外径 20.7mm	JQ	JS

### DOSIRISのラベル表示

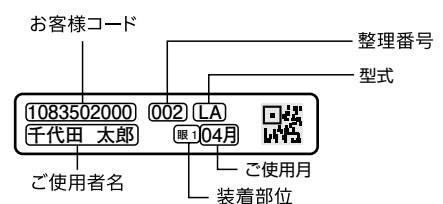

### 環境用ガラスバッジの取付

ご使用期間中は、常時一定の場所に環境用ガラスバッジをお取り付けください。お取り付けに際しては、取付用具をオプションでご用意しております。